

ساخت شرکت فرا گستر تجهیز

بیمارستان / مرکز بهداشت:..... - بخش:.....

معرفی کلیدهای عملیاتی:

1. **LIGHT**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ فلورسنت داخل محفظه هود می باشد که بصورت

دستی وبا فشار بر روی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

2. **FAN**: بمنظور روشن و خاموش کردن فن های داخل دستگاه می باشد که بصورت دستی وبا فشار

برروی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند.

3. **U.V**: بمنظور روشن و خاموش کردن لامپ **U.V** تعبیه شده در داخل دستگاه میباشد که بصورت

دستی وبافشار برروی شاسی آن به وضعیتهای **OFF,ON** تغییر میکند. از قابلیت های این سیستم قابلیت تنظیم زمانی را دارد.

4. **SELECT**: بمنظور انتخاب منوی دستگاه میباشد که با هر کلیک برروی شاسی تغییر وضعیت داده و

قابلیت انتخاب سه برنامه را دارد:

(A) **TIME**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **TIME** شما میتوانید مدت زمان لازم جهت

روشن ماندن لامپ **U.V** را تنظیم و با گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمایید.

(B) **DELAY**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب گزینه **DELAY** شما میتوانید مدت زمان لازم

جهت تاخیر در روشن شدن لامپ **U.V** بعد از پایان کار را تنظیم و با گزینه های **UP,DONE** مدت زمان لازم را کم و زیاد نمایید.

(C) **CLOCK**: با کلیک برروی کلید **SELECT** و انتخاب برنامه **CLOCK**، شما میتوانید مدت زمان

کارکرد فیلترهای داخل دستگاه را به ساعت مشاهده نمایید. لازم به توضیح است بعد از پایان یافتن

مدت زمان عمر فیلترهای اولپاو و هپاوکربن اکتیو (۳۰۰ ساعت کاری) ، **جهت جلوگیری از**

انتشارگازهای سمی و سرطان زای حاصل از ترکیب داروهای شیمی درمانی در محیط

آزمایشگاه میباشد جهت تعویض فیلترها با شرکت تماس حاصل فرمائید.

توضیح:

قابل ذکر است در صورت تغییر زمانهای لامپ **U.V** می بایست با فشردن کلید **SELECT**

زمان جدید را به حافظه وارد نمایید. در غیر اینصورت زمان قبلی پیش بینی خواهد شد.

شرکت تجهیزات پزشکی فرا گستر تجهیز



تلفکس بخش خدمات پس از فروش شرکت: ۷۷۵۳۸۲۴۲